

# TECHNICKÝ LIST



## Neutralizační roztok pro výplach očí v nástěnném držáku - ZM 1902

### VLASTNOSTI:

<b>Rozměry výrobku:</b>	41 × 32 × 7,5 cm
<b>Hmotnost:</b>	1,2 kg
<b>Objem:</b>	2 × 250 ml
<b>Expirace:</b>	24 měsíců
<b>Sterilita:</b>	ANO
<b>Certifikát:</b>	CE 1275
<b>Montážní materiál součástí balení:</b>	ANO

### POPIS VÝROBKU:

Neutralizační roztok pro výplach očí v nástěnném držáku pro pohotovou první pomoc při zasažení očí nebezpečnou látkou. Praktický držák obsahuje 2 láhve výplachu očí a zrcátko. Plastový držák chrání láhve na výplach očí před znečištěním. Láhve na vyplachování očí mají ergonomicky tvarovanou oční miskou pro otevření očního víčka, výplachová kapalina se pak dostane přímo na poraněné oko. Nástěnný držák je vyroben z tepelně vytvarovaného plastu s transparentním víkem.

### POUŽITÍ:

Neutralizační roztok se používá v případě poranění očí nebo pokožky kyselinami nebo louhy (zásadami). 250 ml roztoku vystačí na cca 2 minuty intenzivního vyplachování. Neutrální roztok BioPhos 74 má díky vysoké pufovací aktivitě rychlý nástup neutralizačního účinku a oční tekutina se tak rychle navrácí na výchozí hodnotu pH 7,4. Je vhodný do chemických provozů, laboratoří a jiných pracovišť, kde je riziko poranění nebezpečnými chemikáliemi.

### OBSAH BALENÍ:

- 1 x nástěnný držák a spojovací materiál
- 2 x 250 ml neutralizačního roztoku pro výplach očí
- zrcátko



V Praze dne 25. 5. 2023