

TECHNICKÝ LIST



Výplach očí a neutralizační roztok v nástěnném držáku - ZM 1901

VLASTNOSTI:

Rozměry výrobku:	41 × 32 × 7,5 cm
Hmotnost:	1,5 kg
Objem:	kapalina pro výplach očí: 500 ml, neutralizační roztok: 250 ml
Expirace:	24 měsíců
Sterilita:	ANO
Složení:	0,9 % chlorid sodný, BioPHOS 74
Certifikát:	CE 0123, CE 1275
Montážní materiál součástí balení:	ANO

POPIS VÝROBKU:

Výplach očí a neutralizační roztok v nástěnném držáku pro pohotovou první pomoc při zasažení očí nebezpečnou látkou. Praktický držák obsahuje 2 láhve výplachu očí a zrcátko. Plastový držák chrání láhve na výplach očí před znečištěním. Láhve na vyplachování očí mají ergonomicky tvarovanou oční miskou pro otevření očního víčka, výplachová kapalina se pak dostane přímo na poraněné oko. Nástěnný držák je vyroben z tepelně vytvarovaného plastu s transparentním víkem.

POUŽITÍ:

Neutralizační roztok pomůže rychle navrátit oko do přirozeného rozmezí pH a kapalina pro výplach očí odstraní zbytky nebezpečných látek. Neutralizační roztok se používá v případě poranění očí nebo pokožky kyselinami nebo louhy (zásadami). 250 ml roztoku vystačí na cca 2 minuty intenzivního vyplachování. Neutrální roztok BioPhos 74 má díky vysoké pufrovací aktivitě rychlý nástup neutralizačního účinku a oční tekutina se tak rychle navrácí na výchozí hodnotu pH 7,4. Sterilní roztok NaCl 0,9% - 500 ml vystačí na cca 4 minuty intenzivního vyplachování. Je vhodný do chemických provozů, laboratoří a jiných pracovišť, kde je riziko poranění nebezpečnými chemikáliemi.

OBSAH BALENÍ:

- 1 × držák se spojovacím materiálem
- 1 × 500 ml kapaliny pro výplach očí - sterilní roztok NaCl 0,9%



- 1 × 250 ml neutralizačního roztoku BioPhos 74
- zrcátko

V Praze dne 25. 5. 2023