

TECHNICKÝ LIST



Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Hlavní rozměry:	310 × 510 × 210 mm (d × h × v)
Hmotnost:	7,5 kg
Výkon:	25 m ³ /h
Délka el. kabelu:	2 m
Výkon motoru:	0,03 kW
Jmenovité napětí:	230 V /50 Hz
Hlučnost:	< 42 dB

POPIS VÝROBKU:

Nástavec pro nucené odvětrávání je zařízení pro odsávání nebezpečných plynů a par z prostoru bezpečnostních skříní pro skladování vybraných hořlavých látek, chemikálií a stlačených plynů. Odpadní vzduch z bezpečnostní skříně je odčerpáván a odveden do potrubí pro odvod znečištěného vzduchu na místě uživatele. Nástavec je vybaven účinným ventilátorem, který zajistí minimálně 10násobnou výměnu vzduchu v bezpečnostní skříně. Pomocí tohoto zařízení je možné bezpečně skladovat chemikálie v laboratořích a na podobných pracovištích. Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A není vybaven signalizací funkce ventilátoru.

POUŽITÍ:

Nástavec pro nucené odvětrávání je přídatné zařízení k odsávání plynů a par některých nebezpečných chemikálií z prostoru bezpečnostní skříně do zařízení pro odvod znečištěného vzduchu. Tento nástavec je doporučen pro všechny typy bezpečnostních skříní. Není vhodný pro použití v explozivním prostředí.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1) **Provozní podmínky:**
 - Pracovní teplota: 5 °C až 50 °C
 - Relativní vlhkost vzduchu: 10 % až 95 %
 - Je doporučeno udržovat povrch nástavce volný, suchý a bezprašný.
 - Tento ventilátor musí být připojen k potrubí pro odvod znečištěného vzduchu z místnosti.
 - Zabudovaný ventilátor zajistí skříně minimálně 10násobnou výměnu vzduchu v bezpečnostní skříně za hodinu.
 - V případě jakékoli závady je doporučeno objednat servis vyškoleného servisního technika.



2) Čištění:

- Doporúčujeme pravidelné čištění nástavce zvenčí pomocí utěrky navlhčené vlažnou vodou s malým obsahem detergentu.
- Před tímto čištěním je nutné nástavec odpojit od zdroje elektrického proudu.
- Je nutné zamezit vniku kapaliny dovnitř nástavce.

SOUČÁSTI DODÁVKY:

- 1) Nástavec s ventilátorem
- 2) Elektrický kabel
- 3) Hliníková flexibilní trubka
- 4) Podrobný návod k použití

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Pro připojení nástavce na některé typy bezpečnostních skříní je nutné mít k dispozici jiný připojovací adaptér, který není součástí dodávky:

- **B80-2882-A** - připojovací adaptér pro protipožární skříně s odolností 30 a 90 minut
- **B80-2885-A** - připojovací adaptér kombinované skříně s vloženým vnitřním protipožárním boxem B80-6207-A, B80-6214-A
- **B80-2884-A** - připojovací adaptér pro protipožární skříně o šíři 90 cm (B80-2521-G)